


ООО «КП-Сид»

**Шкаф
ШКС-4Р.180805/5**

паспорт

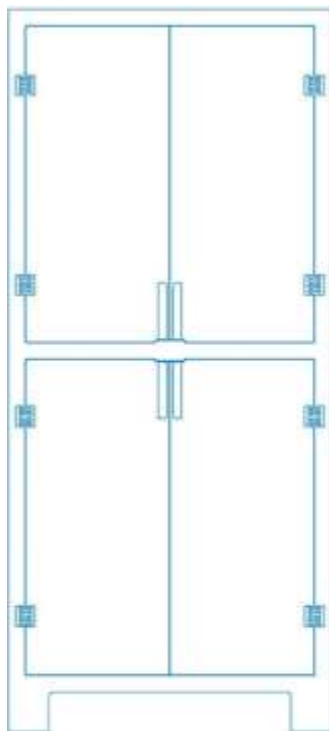

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение
 2. Технические характеристики
 3. Комплектность
 4. Меры безопасности
 5. Сборка и установка
- Гарантийный талон

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Шкаф полипропиленовый химически стойкий предназначен для хранения различных веществ и материалов не требующих вытяжной вентиляции.

Шкаф изготовлен из листового полипропилена и других материалов (полки, петли, ручки, винты) не подверженных коррозии. Выполнен в виде единого сварного корпуса с полками из закаленного стекла и дверьми из монолитного поликарбоната.

Поверхность шкафа допускает проведение влажной уборки. Не допускается для уборки применять моющие средства, содержащие абразивы.

Шкаф не требует технического обслуживания в процессе эксплуатации.

Условия эксплуатации:

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| 1) температура окружающей среды | (+5...+40) °С; |
| 2) относительная влажность воздуха | (30 – 95) %; |
| 3) атмосферное давление | (760±50) мм. Рт.ст. |

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество дверей, шт	4
Количество полок, шт	5
Толщина стенки корпуса шкафа, мм	8
Нагрузка на полку, кг	Не более 8
Габаритные размеры шкафа:	
Высота, мм	1800
Ширина, мм	800
Глубина, мм	500
Вес, кг	Не более 75

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 1) Шкаф (поставляется в собранном виде)
- 2) Паспорт на изделие – 1 шт.
- 3) Опора М14х70 – 4 шт.

4 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед эксплуатацией шкафа необходимо внимательно ознакомиться с паспортом и руководством по эксплуатации шкафа.

Запрещается использовать шкаф в горизонтальном положении.

Запрещается эксплуатация шкафа с параметрами, выходящими за пределы условий эксплуатации.

5 СБОРКА И УСТАНОВКА

Снять упаковку.

На опоры накрутить гайки и установить шайбы, вкрутить 4 регулируемые опоры в ножки шкафа.

Установить шкаф на ровную горизонтальную поверхность и при необходимости выставите вертикальность и высоту шкафа с помощью регулируемых опор.

Установить полки из закаленного стекла.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный срок на Товар составляет 12 (Двенадцать) месяцев с момента передачи Товара по накладной. В течение указанного срока Продавец бесплатно заменит или отремонтирует любую часть шкафа ШКС-180805/5, вышедшую из строя, при отсутствии механических и прочих повреждений, при соблюдении персоналом Покупателя правил эксплуатации, согласно паспорта.

Зав. № _____

Дата выпуска _____ 20__ г.

Генеральный директор _____ Чугунов Д.А.